


TitroLine KF升级型全自动卡式水分测定仪

[详细信息...](#)

| | | | |
|---------------|--|-----|------|
| 比老款精度和自动化程度更高 | | | |
| 货号: | 14165097 | 品牌: | 德国肖特 |
| 单位: | | 重量: | |
| 属性: | | | |
| 详细资料: | <p>TitroLineKF升级型全自动卡式水分测定仪适用于液体, 固体, 粘性样品中的水份测试。 超清全彩, 高像素显示屏, 透过对话式的程序设定模式, 方便您的使用! 根据不同的试验要求, 有5/10/20mL不同体积规格的滴定管供选择。 实验模式: 样品滴定, 纯水滴定, 液体标样滴定, 二水合酒石酸滴定, 干燥炉空白, 溶剂空白。 参数设定: 预滴定, 提取时间, 漂移终止, 终点延迟时间, 终点电流, 极化电压, 最长/最短滴定时间等。 报表格式: 简单、标准、GLP三种格式。 列印参数包括: 滴定剂用量、含水率、统计结果(平均值、标准差、相对变异数), 初始样本重量、日期时间、样本编号、滴定剂、空白值、漂移值、滴定时间、实验模式、滴定参数、计算公式、签名栏位等。 测量公式与结果单位: 有两种公式可选择。单位可切换为: %, ppm, mg, mg/L, mg/pc (pc即piece)及mL, 而空白值则为mL 可以与多种测量附件连接, 延伸测量功能:</p> <ol style="list-style-type: none">1、滴定控制软件2、干燥炉, 用于测定难溶或不溶样品或者与卡氏试剂反应的物质的水分含量3、均质器, 用于在样品池中直接搅拌破碎样品4、天平5、恒温滴定杯6、计算机, 打印机等 <p>技术参数 显示屏: 高清全彩显示屏, 3.5英寸-1/4VGATFT显示器, 320x240像素 测量方法: 50种 使用类型: 分注应用、溶液配制、自动滴定、永停滴定、容量法卡式水分滴定、溴价滴定 永停滴定电极接口: 双铂金电极接口, 极化电压40~220Mv可调, 电极接口为2×4mm规格 测量范围: 10ppm-100%水、0-100 μ A 分注精度: <0.15% 解析度: 0.1 μ A 滴定管类型: 5/10/20mL滴定管可选, 硼硅3.3DURAN@玻璃管, PTFE材质活塞、阀门 滴定管准确度: 0.15%, 精度 滴定管精度: 0.05-0.07% (根据选用滴定管规格会有不同) 打印机: 可连接打印机 天平接口: RS232 软件: 可连接软件TitriSoft3.0 通讯接口: 2×USB-A, 1×USB-B, 2×RS232 外形尺寸: 153×45×296mm (W×H×D) 重量: 主机2.3kg, 整机3.5kg (包括滴定单元、空试剂瓶, 但不包括磁力搅拌器TM235KF)</p> | | |

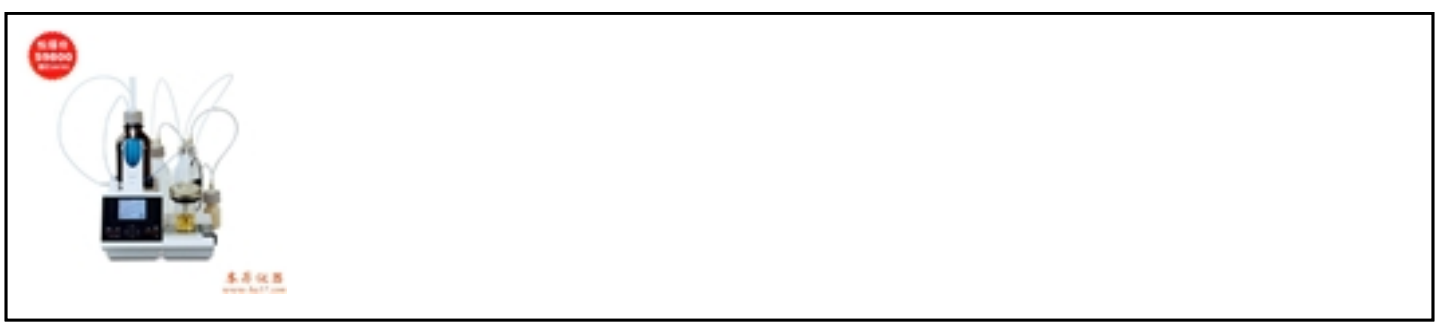

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)